



Bagno ad ultrasuoni Lbs2 - 4.5 Litri



Descrizione

I bagni ad ultrasuoni sono strumenti che generano vibrazioni ad alta frequenza, la cui tecnologia ha permesso che il segnale si trasformi, tramite trasduttori, in energia meccanica. L'energia meccanica delle vibrazioni si propaga uniformemente all'interno di un contenitore e l'alta frequenza produce il caratteristico fenomeno della cavitazione, cioè le onde di pressione danno origine alla formazione continua di microscopiche bolle che implodono.

L'energia d'urto di queste implosioni aumenta l'efficacia del sistema di pulitura penetrando anche nei più piccoli pori, fessure e cavità di un oggetto, anche per quelli dalla geometria irregolare e complessa impossibili da trattare in modo soddisfacente con metodi tradizionali.

Questi apparecchi trovano molteplici applicazioni in ambito laboratorio, in processi di disgregazione o degasazione del campione e nella pulizia di strumenti e accessori.

Alcuni esempi applicativi:

- . In ambito enologico si utilizzano per eliminare la CO₂ da campioni di vino da analizzare
- . Nelle analisi di terreni e acque per la disgregazione del campione.
- . Nella normale routine di laboratorio i bagni ad ultrasuoni sono spesso utilizzati per pulire e sgrassare strumenti e accessori vari.

Le applicazioni sono svariatissime, per citarne alcune: settore industriale, orafa, ottico, elettronico, restauro, chimico, strumentazione chirurgica, ecc.

I modelli LBS 2 sono più performanti, dotati di timer digitale, variatore di potenza, possibilità di scelta tra due frequenze KHz, riscaldamento da 20° C a 80° C e di allarme sonoro che entra in funzione quando la temperatura supera i valori impostati.

. La regolazione per gradi con precisione del 1% della potenza massima con variazione dal 40% al 100% della massima potenza, permette di stabilire la potenza ottica per la degasazione, l'estrazione e la miscelazione.

. Impostazione della temperatura da 20° a 80°C. La funzione auto allarme e spegnimento al raggiungimento della temperatura di ebollizione assicura protezione del sistema. L'efficienza termica a basso consumo a l'alta efficienza del sistema riscaldante è all'avanguardia rispetto ai sistemi tradizionali.

. Il display mostra la temperatura in tempo reale.

. Il circuito ST Microelettronico ad alta velocità elimina completamente l'interferenza dell'ultrasuono sul circuito LCD.

Dati Tecnici

Classe di sicurezza	0
Dimensione vasca esterna	320x170x230
Dimensione vasca interna	300x150x100
Frequenza	KHz 40 o 59
Peso	Kg 3.4
Potenza assorbita	W 135
Potenza picco	HF/W 150
Regolazione potenza	40-100
Riscaldamento	20-80 °C
Scarico con rubinetto	No
Timer	1-99 + ∞

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Labsonic Lbs2 4.5 Lt	V/HZ 230/50-60	616.1020.05

Accessori

Descrizione	Codice
Flacone concentrato PH12 1 Lt	616.1043.45
Coperchio in acciaio	616.1025.05
Cestello in acciaio	616.1027.05